

核酸清洁剂

产品货号: T11546

产品规格: 2×500ml

产品简介:

核酸清洁剂是由两种无毒的溶液组成的一款核酸清洁试剂。两种溶液等量混合后,能够在短时间内有效降解物体表面及空气中的高水平核酸分子,防止气溶胶污染,适用于生物实验室的清洁。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
FlaPure Solution A	500ml	室温
FlaPure Solution B	500ml	室温

产品特点:

快速高效: 两个组分混合作用可快速清除核酸污染;

安全无毒: 所有组分均不含有毒成分;

操作简单: 直接喷洒于物体表面或空气中。

适用范围

主要用于清洁实验室台面、仪器表面及空气中的核酸污染。

使用方法:

1. 将FlaPure Solution A喷洒在操作台表面、实验室设备、塑料器皿、玻璃容器、PCR管或移液器等需清洁的物体表面;
2. 立即在相同的位置上重复喷洒等量FlaPure Solution B;
3. 静置5min (若进行灭菌处理, 延长至15min);
4. 用干净的纸巾擦去物体表面残留液体;
5. 用蒸馏水冲洗两次, 然后用干净的纸巾擦干。

注: 若需要更彻底的清洁设备仪器等, 请按照厂家说明拆卸仪器部件, 喷洒FlaPure Solution A, 然后喷洒FlaPure Solution B, 用蒸馏水冲洗几次, 擦干后重新组装。

注意事项:

1. 该产品对人体无毒害作用。为了您的安全和健康, 请勿直接喷洒到口、鼻、眼等敏感部位, 若不慎触及, 请立即用大量清水冲洗, 若感到不适请及时就医;
2. 该产品对金属无腐蚀作用, 操作完成后请及时擦干表面残留液体;
3. 请勿与酒精等其他有机试剂混合使用。

有效期: 12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com